

HI5522 Multiparamètre de laboratoire qualité recherche

pH/rédox/ISE/conductivité/TDS/résistivité/salinité

HI5522 est idéal pour les laboratoires ayant besoin d'effectuer des mesures de pH et de conductivité. **HI5522** réalise en sus des mesures d'ions spécifiques.

D'une technologie éprouvée, il assure à l'utilisateur une parfaite maîtrise de ses mesures et une totale confiance dans ses résultats. Les étalonnages multipoints (5 points pour le pH, 4 points pour la conductivité) garantissent la meilleure exactitude possible. Les procédures d'étalonnage sont contrôlées par la fonction CAL CHECK écartant les causes d'erreurs d'étalonnage liées à la présence d'une électrode polluée ou endommagée et/ou à l'utilisation de tampons contaminés ou périmés.

Équipé d'une interface utilisateur intuitive, il permet à l'utilisateur de se familiariser rapidement avec son équipement. Un menu d'aide contextuelle est accessible à toute opération, affichant messages et instructions en langage clair et explicite.

Pour un accès direct à ses analyses quotidiennes, l'utilisateur pourra mémoriser ses procédures dans des profils (jusqu'à 10 profils disponibles), regroupant toutes les données de configuration de ses méthodes.



Fonction CAL CHECK pH

+ Avertissement en cas d'anomalie pendant la procédure d'étalonnage (état de l'électrode, électrode polluée ou endommagée, solutions tampons contaminées), en cas de mesures en dehors de l'intervalle d'étalonnage, en cas de mesures en retard d'étalonnage

6 gammes de mesure de conductivité avec Auto-Range

- + Large plage de mesure de la conductivité de 0,001 $\mu\text{S}/\text{cm}$ à 1 S/cm
- + Sélection automatique de la gamme optimale en fonction de l'échantillon
- + Possibilité de choisir manuellement l'unité de mesure

Mesures ions spécifiques

+ Lecture ISE directe en multiples unités (ppm, ppt, g/L, mg/L, ppb, $\mu\text{g}/\text{L}$, mg/mL, M, mol/L, mmol/L, %w/v, utilisateur)

Étalonnage multipoint pour des résultats optimaux

- + Étalonnage pH jusqu'à 5 points avec 8 tampons standards mémorisés et 5 tampons utilisateurs
- + Étalonnage ISE jusqu'à 5 points avec 5 standards mémorisés et 5 tampons utilisateurs
- + Étalonnage conductivité jusqu'à 4 points avec 6 standards mémorisés et 1 standard utilisateur

Grande capacité de mémorisation et 3 modes de mémorisation

+ Mémorisation à la demande, automatique et au point final (AutoHOLD), jusqu'à 200 000 données

Grand écran graphique

+ Grand écran graphique affichant messages et instructions en texte clair et graphiques de mesures en temps réel

Clavier tactile capacitif

+ Antisalissure et longévité

Menu d'aide contextuelle

+ Assistance "en ligne" à toute étape opératoire, assurant fluidité et absence d'erreurs

Étalonnages multipoints

+ Étalonnages de haute qualité, l'assurance de mesures sûres

Conformité BPL

+ Contrôle qualité et traçabilité

Connexion PC

+ Connexion PC par port USB opto-isolé et logiciel compatible Windows **HI92000**

Livrés prêts à mesurer

+ Tous les instruments sont livrés complets avec électrodes, sondes, support d'électrodes, solutions et adaptateur 12 V.

HI5522 Multiparamètre de laboratoire qualité recherche

Fonctionnalités et spécifications

Spécifications		HI5522
pH	Gamme	-2,0 à 20,0 pH ; -2,00 à 20,00 pH ; -2,000 à 20,000 pH
	Résolution	0,1 pH ; 0,01 pH ; 0,001 pH
	Exactitude	±0,1 pH ; ±0,01 pH ; ±0,002 pH ±1 digit (le moins significatif)
	Étalonnage	Jusqu'à 5 points avec 8 tampons standards mémorisés (1,68, 3,00, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) + 5 tampons spécifiques
	Compensation de température	Manuelle ou automatique, de -20,0 à 120,0 °C
mV	Gamme	±2000 mV
	Résolution	0,1 mV
	Exactitude	±0,2 mV ±1 digit (le moins significatif)
ISE	Gamme	De 1 x 10 ⁻⁶ à 9,99 x 10 ¹⁰ concentration
	Résolution	1 ; 0,1 ; 0,01 ; 0,001 concentration
	Exactitude	±0,5 % de la lecture (ions monovalents), ±1 % de la lecture (ions divalents)
	Étalonnage	Jusqu'à 5 points avec 5 standards mémorisés (0,1, 1, 10, 100, 1000 ppm) + 5 standards spécifiques
Conductivité	Gamme	0,001 à 9,999 µS/cm ; 10,00 à 99,99 µS/cm ; 100,0 à 999,9 µS/cm ; 1,000 à 9,999 mS/cm ; 10,00 à 99,99 mS/cm ; 100,0 à 1000,0 mS/cm (conductivité absolue à partir de 400 mS/cm)
	Résolution	0,001 µS/cm ; 0,01 µS/cm ; 0,1 µS/cm ; 0,001 mS/cm ; 0,01 mS/cm ; 0,1 mS/cm
	Exactitude	±1 % de la lecture (±0,01 µS/cm)
	Constante de cellule	Réglable de 0,0500 à 200,00
	Étalonnage	Automatique jusqu'à 4 points avec 6 tampons standards mémorisés (84,0 µS/cm, 1,413 mS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm), Offset (0,00 µS/cm) à l'air + 1 standard spécifique utilisateur
	Coefficient de température	Réglable de 0,00 à 10,00 %/°C
	Correction de température	Automatique, sans correction, linéaire, non linéaire (eaux naturelles)
	Température de référence	Réglable de 5,0 à 30 °C
TDS	Gamme	0,000 à 9,999 mg/L (ppm) ; 10,0 à 99,99 mg/L (ppm) ; 100,0 à 999,9 mg/L (ppm) ; 1,000 à 9,999 g/L (ppt) ; 10,00 à 99,99 g/L (ppt) ; 100,0 à 400,0 g/L (ppt) TDS absolus avec facteur TDS 1,00
	Résolution	0,001 mg/L (ppm) ; 0,01 mg/L (ppm) ; 0,1 mg/L (ppm) ; 0,001 g/L (ppt) ; 0,01 g/L (ppt) ; 0,1 g/L (ppt)
	Exactitude	±1 % de la lecture (±0,05 mg/L (ppm))
	Facteur TDS	Réglable de 0,40 à 1,00
	Résistivité	Gamme
	Résolution	0,1 Ω.cm ; 1 Ω.cm ; 0,01 KΩ.cm ; 0,1 KΩ.cm ; 1 KΩ.cm ; 0,01 MΩ.cm ; 0,1 MΩ.cm
	Exactitude	±2 % de la lecture (±1 Ω.cm)
Salinité	Gamme	% NaCl : 0,0 à 400,0 % ; salinité pratique : 0,00 à 42,00 (PSU) ; eau de mer naturelle (échelle UNESCO 1966) : 0,00 à 80,00 g/L (ppt)
	Résolution	0,1 % ; 0,01 PSU ; 0,01 g/L
	Exactitude	±1 % de la lecture
	Étalonnage	1 point uniquement dans la gamme % (avec la solution standard HI7037)
Électrode pH	HI1131B corps verre, à remplissage, double jonction, avec connecteur BNC et câble 1 m (fournie)	
Sonde EC	HI76312 sonde EC/TDS à 4 anneaux, avec capteur de température intégré, avec connecteur DIN et câble 1,5 m (fournie)	
Sonde de température	HI7662-W avec câble 1 m (fournie)	
Entrées sonde	1, pH ou rédox ou ions spécifiques + 1 EC	
Bonnes Pratiques de Laboratoire	Mémorisation des points d'étalonnage, offset, pente, constante de cellule, coefficient de température, température de référence, date et heure,	
Mémorisation	Jusqu'à 100 000 données par entrée ; 100 lots avec 50 000 enregistrements par lot ; intervalle de mémorisation : programmable entre 1 seconde et 180 minutes ; mémorisation à la demande, automatique ou au point final (AutoHOLD)	
Mémorisation de profils	Jusqu'à 10	
Connexion PC	Port USB opto-isolé (avec le logiciel compatible Windows® HI92000 et câble USB HI920013)	
Alimentation	Adaptateur 12 V (fourni)	
Dimensions / Poids	160 x 231 x 94 mm / 1,2 kg	

Présentation

HI5522-02 est livré avec une électrode pH combinée HI1131B, une sonde EC/TDS HI76312, une sonde de température HI7662-T, des sachets de solutions tampons pH 4 et pH 7, des solutions de nettoyage pour électrodes (2 x 25 mL), une solution électrolyte (30 mL), une pipette de dosage, un support d'électrodes et un adaptateur secteur 12 V.

Électrodes

- HI1043B** Électrode pH combinée pour acides forts et bases, corps en verre, double jonction, à remplissage, avec connecteur BNC et câble 1 m
- HI1053B** Électrode pH combinée pour émulsions, corps en verre, jonction triple en céramique, à remplissage, avec connecteur BNC et câble 1 m
- HI1083B** Électrode pH combinée pour utilisation en biotechnologie, corps en verre, jonction ouverte, à remplissage, avec connecteur BNC et câble 1 m
- HI1131B** Électrode pH combinée pour usage général, corps en verre, jonction en céramique, à remplissage, avec connecteur BNC et câble 1 m
- HI3230B** Électrode rédox combinée pour usage général, corps en plastique, double jonction, remplissage gel, avec connecteur BNC et câble 1 m
- HI7662-T** Sonde de température

Solutions

- HI6016** Solution tampon pH 1,677, 500 mL
- HI6004** Solution tampon pH 4,010, 500 mL
- HI6007** Solution tampon pH 7,010, 500 mL
- HI6010** Solution tampon pH 10,010, 500 mL
- HI6124** Solution tampon pH 12,450, 500 mL
- HI7030L** Solution d'étalonnage 12,88 mS/cm, 500 mL
- HI7031L** Solution d'étalonnage 1413 µS/cm, 500 mL
- HI7033L** Solution d'étalonnage 84 µS/cm, 500 mL
- HI7034L** Solution d'étalonnage 80,0 mS/cm, 500 mL
- HI7035L** Solution d'étalonnage 111,8 mS/cm, 500 mL
- HI7039L** Solution d'étalonnage 5,00 mS/cm, 500 mL
- HI7037L** Solution d'étalonnage salinité, 500 mL

Accessoires

- HI76404W** Support d'électrodes
- HI92000** Logiciel d'exploitation des données compatible Windows® à télécharger gratuitement
- HI920013** Câble USB pour connexion PC
- HI190M-2** Agitateur magnétique plateau en plastique ABS, max 1000 tr/min, capacité d'agitation 1 L
- HI200M-2** Agitateur magnétique plateau en acier inoxydable AISI, max 1000 tr/min, capacité d'agitation 1 L